

食品中 N-亚硝胺类化合物的测定 GB 5009.26-2023

1、适用范围

适用于肉及肉制品、水产动物及其制品中 N-亚硝胺的测定。(本实验样品为鱼肉、猪肉)

参考标准《GB 5009.26-2023 食品安全国家标准 食品中 N-亚硝胺类化合物的测定(征求意见稿)第二法 QuEchERS--气相色谱-质谱/质谱法》

2、溶液的配置

- 1) 标准储备液: 精确吸取 1mL 浓度为 1mg/mL 准品用乙腈溶解并定容至 10mL,即 0.1mg/mL 储备液, −18℃避光保存。
- 2) 标准工作液:精确吸取 1mL 标准储备液用乙腈溶解并定容至 10mL,即 10μg/mL 储备液。

3、提取步骤

精确称取样品 10.00g 置于 50mL 的螺口尖底离心管,加入 5mL 水,准确加入 10mL 乙腈,涡旋振荡 2min,置于-20°C冰箱冷冻 20min,加入陶瓷均质子 1 粒以及 4g 硫酸镁和 1g 氯化钠,涡旋振荡 2min,置于冷冻离心机中,9000r/min,10°C离心 5min,上清液待净化。

4、净化步骤

称取 150mg BRP 粉末(鱼肉)/1g PLR(猪肉等油脂多的样品)于 15mL 离心管中,加入 5mL 水涡旋振荡,立即加入 5mL 上清液涡旋振荡 1min,置于冷冻离心机中,9000r/min,10℃离心 5min.

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 Tel:400-810-6969

邮编:321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com



称取 1.6g 硫酸镁和 0.4g 氯化钠于另一 15mL 离心管,加入净化液旋振荡 2min,置于冷冻离心机中,9000r/min,10℃离心 5min。取上层有机相经 0.22μm 微孔滤膜过滤后,上机测定。

5、注意事项

加标水平: 在 10g 样中加入 40μ L 10μ g/mL 的 N-亚硝胺标准工作液,至 10mL 乙腈中,加标水平 0.04mg/kg,机读数 40μ g/L。

6、色谱条件

6.1 气相色谱条件

| 色谱柱 | WM-INOWAX30m*0.25mm, 0.25μm |
|-------|--|
| 进样口温度 | 220°C |
| 升温程序 | 初始温度为 40℃;以 10℃/min 升温至 80℃;再以 1℃/min 升温至 100℃;再 |
| | 以 20℃/min 升温至 240℃保持 2min; |
| 载气 | 高纯氦气(纯度>99.999%) |
| 进样方式 | 不分流进样 |
| 恒流模式 | 1mL/min |
| 进样量 | $2\mu L$ |

6.2 质谱条件

| 电离方式 | 电子轰击电离源(EI) |
|-------|---------------|
| 电离能量 | 70eV |
| 传输线温度 | 250°C |
| 离子源温度 | 230°C |
| 四极杆温度 | 150°C |
| 监测方式 | 选择离子扫描(SIM) 1 |

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 Tel:400-810-6969

邮编: 321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com



溶剂延迟

5min

7、色谱图或者加标回收率结果

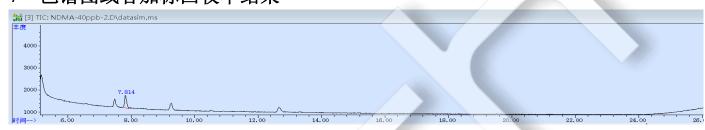


图 1. 40µg/L 标准图谱

| 峰名称 | 保留时间 | 类型 | 峰宽 | 面积 | 开始时间 | 结束时间 |
|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| N-亚硝胺 | 7.814 | М | 0.072 | 23678 | 7.744 | 7.889 |

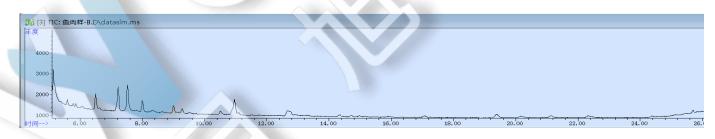


图 2. 鱼肉样品图谱

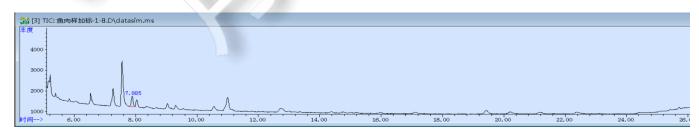


图 3.鱼肉样加标 0.04mg/kg 图谱

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 Tel:400-810-6969

邮编:321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com



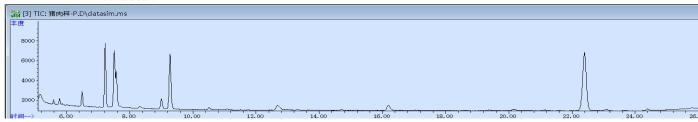


图 4.猪肉样品图谱



图 5.猪肉样加标 0.04mg/kg 图谱

表 1.加标回收表

| 样品 | 名称 | 加标水平 mg/kg | 平均回收率% | RSD (N=2) |
|----|--------------------|------------|--------|-----------|
| 猪肉 | N.T. 3115 T.W. Br. | 0.04 | 92 | 4.71% |
| 鱼肉 | N-亚硝胺 | 0.04 | 94 | 1.01% |

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 Tel:400-810-6969

邮编:321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com



8、相关产品信息

| | and the contract of the contra | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| 货号 | 名称 | 规格 | | | | |
| 00530-20000 | 盐析包 | 4g 硫酸镁和 1g 氯化钠 | | | | |
| 00522-20021 | 净化管 | 150mg BRP 粉末 (鱼肉) | | | | |
| 005PM-187-50 | 净化管 | 1g PLR 粉末 (猪肉等油脂多的样品) | | | | |
| 005PM-186-50 | 盐析包 | 1.6g 硫酸镁和 0.4g 氯化钠 | | | | |
| 00027 05006 | 50mL 螺口尖底离心管 | 离心管 一次性离心管, 平盖, 锥形底, RCF12000xg, | | | | |
| 00837-05006 | | 袋装,未灭菌, 50mL, 50/包 | | | | |
| 00824-31001 | Welch 固相萃取装置 | 12 位方缸 | | | | |
| 00021 22201 | 盖子+垫片 | 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm 蓝色短螺 | | | | |
| 00821-32291 | | 纹开口盖 中心孔 6mm 100pk | | | | |
| 00821-40927 | 样品瓶 | 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 | | | | |
| | | 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk | | | | |
| 03909-22001 | 气相色谱柱 | WM-InoWAX 30m×0.25mm,0.25μm | | | | |
| 00837-05002 | 15mL 螺口尖底离心管 | 离心管 一次性离心管,平盖,锥形 | | | | |
| | | 底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 | | | | |

邮编: 321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com